
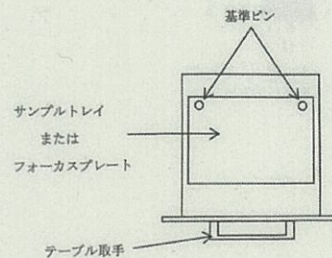


ケミルミカメラ LumiCube の使用方法（単独使用）

1. SD カード（各自用意）をカメラにセットします。
2. カメラの電源を入れます。
3. 撮影条件、ピント等は設定済みですので、試料をサンプルトレイにセットして撮影します。
4. 撮影時間は電子ダイヤルを動かして変えます（5, ...10, ... 30 秒, BULB）。
（BULB 撮影時にはリモートスイッチが必要です）
5. 撮影終了後電源を切り、SD カードを取り出します。
6. 撮影データは RAW ファイルですので、キャノンの Digital Photo Professional を用いて補正、変換を行います。Digital Photo Professional はキャノンのサイトから入手可能です。
7. 画像解析は ImageJ 等を用いて行って下さい。詳細はテクニカルノートをご覧ください。

全体図

スライドテーブル

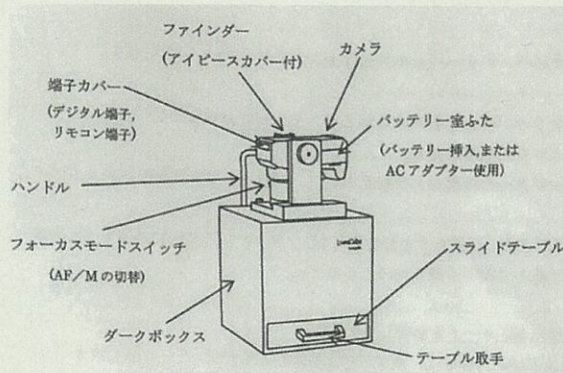

カメラ前面

カメラ背面

